


# MiniSpeed 3300 迷你离心机 快速操作指南

Version 2.0

## 一、使用说明

1. 取出离心机，放置在水平、平穩台面上。
2. 确认离心机电源开关在“O”侧状态，连接电源。
3. 将透明盖子打开，添加离心管并使其平衡。
4. 关上盖子，将电源开关按至“I”侧，离心机将自动开始工作。
5. 如需停止运行，将电源开关按至“O”侧，待离心机停转后，再按压底座前侧的按键，离心盖向上微弹起，即可取出样品。
6. 离心工作完成后，将离心机插头从插座处拔出。

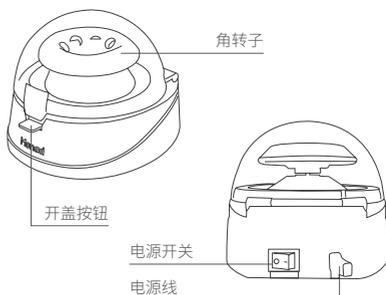

**⚠ 注意：运行前请检查转子是否牢固地固定在电机轴上。**


## 二、更换转子

### 1. 拆卸转子

握住转子的外缘，用两个手指朝着中心部位按压突出的固定夹钳，轻轻向上拿起转子。

### 2. 安装转子

将转子椭圆形洞对准转子卡扣，向下按压转子，用拇指和另一只手的食指推着夹钳向着洞中心区，当听到声响后即安装完成。

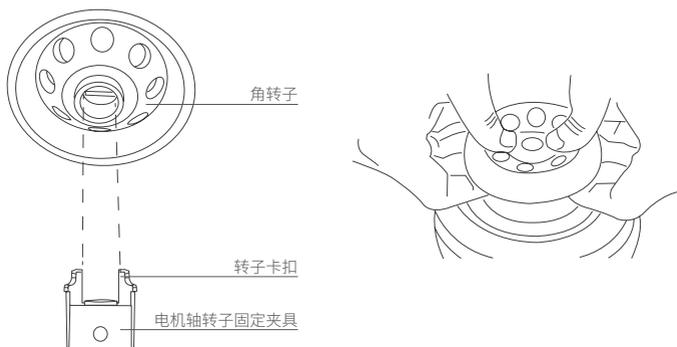

生产商  
Producer

---

莫纳生物科技有限公司  
Monad Biotech Co., Ltd.

---

研发生产基地  
R&D and Production Bases

---

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋  
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

---

运营中心  
Operation Center

---

上海徐汇区宜山路 700 号  
B2 幢 1004 单元

---

Tel  
Fax  
E-mail

+86-(0)21-64868889  
+86-(0)21-64868669  
support@monadbiotech.com



400-928-3698



Simply Discover More  
至简致真·探索无限