
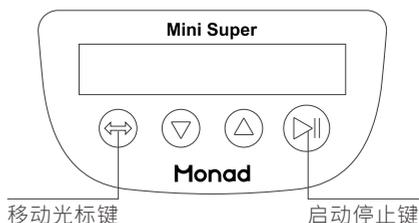


MiniSuper 迷你金属浴快速操作指南

⚠ 注意事项：

1. 操作过程中，严禁触摸金属模块，以免烫伤；
2. 禁止对机器使用易燃、易爆或腐蚀性物体；
3. 禁止阻塞或覆盖通风孔，多台仪器同时使用时，每台仪器之间的距离应不小于 10 cm；
4. 本仪器应放在湿度低、灰尘少并远离潮湿或灰尘和阳光及强光源直射的地方，室内应通风良好，无腐蚀性气体或强磁场干扰、远离暖气、炉子以及其它一切热源。

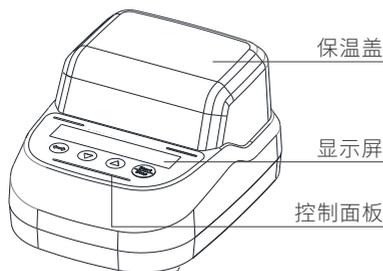

一、使用说明

1. 取出仪器，置于水平台面上，确认仪器背后电源开关在“O”侧；
2. 连接电源，将电源开关按至“I”侧，屏幕即亮起，屏幕显示当前模块温度。短按  键，进入参数设置界面，可以进行常用程序设定、温度参数设定、时间参数设定。
3. 参数设置完毕后，短按  键，设备开始运行。此时屏幕上出现“Wait”光标，表示升温或者降温中，请耐心等待。当温度达到预设值后，会鸣叫一声，开始倒计时。
4. 当恒温倒计时为零时，仪器鸣叫一声，系统停止运行，并显示 FINISHED。此时短按任意键，返回参数设置界面。若想手动结束运行，则长按  键 2 秒以上，设备停止运行，并返回参数设置界面。

二、参数设置

1. 程序设置：短按  键，将光标切换到程序 ID 号，此时用户可以通过  或  来调整程序 ID 号。本设备允许用户自定义编辑并保存 9 个常用程序（P1 到 P9）。
2. 温度设置：短按  键，将光标切换到程序的温度参数，此时用户可以通过  或  来调整温度参数。
3. 时间设置：短按  键，将光标切换到程序的时间参数，此时用户可以通过  或  来调整时间参数。本机支持小时（h）、分钟（m）、秒（s）三种定时时间单位。如需要持续运行，可以将定时时间设置为 0，此时屏幕会显示 Keep，表示设备会在到达预设温度后保持持续运行。

三、系统菜单配置

1. 进入系统菜单配置界面

确保仪器后侧电源开关在“O”侧处于关机状态，同时按住  键和  键，将电源开关按至“I”侧，此时会立即进入系统菜单配置界面。在系统菜单中短按  或  ，跳转到不同功能配置界面。

2. 开机自动运行功能 (APF)

使能 (ENABLE)APF: 开机后设备会自动运行上一次的程序。

禁止 (DISABLE)APF: 每次开机后需要手动启动程序运行。

3. 运行结束自动恒温功能 (RTF)

使能 (ENABLE)RTF: 程序运行结束后，系统持续恒温在目标温度值，直到手动停止。

禁止 (DISABLE)RTF: 程序运行结束后，模块开始自然冷却。

4. 断电自动恢复功能 (ORF)

使能 (ENABLE)ORF: 运行过程中外部突然断电，当外部电力恢复后，仪器自动重新运行断电前的程序。

禁止 (DISABLE)ORF: 电力恢复后开机需要手动选择程序运行。

5. 短按  键，使能或者禁止 APF/RTF/ORF 功能。

6. 短按  键，保存当前的配置信息，并退出当前模式。

7. 长按  键 1 秒以上，不保存并退出当前模式。

*8. 出厂默认 APF、ORF、RTF 功能关闭，用户可以根据实际需求配置。

*9. 在 APF 和 ORF 功能同时开启的状态下，ORF 功能的优先级高于 APF。

生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

E-mail
Web

support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



 400-928-3698

Simply Discover More
至简致真·探索无限